

Erstinbetriebnahme des Rastertunnelmikroskops



Zur Vermeidung von Treiberkonflikten ist es wichtig, dass die nachstehenden Schritte sorgfältig beachtet werden.

USB-Kabel an Steuergerät aber noch nicht an Computer anschließen.

Steuergerät an Netzspannung anschließen, aber noch nicht einschalten.

Scan-Kopf aufbauen und an Steuergerät anschließen.

Computer einschalten und Windows starten.

Installations-CD einlegen und Softwareinstallation starten.

Button „Install Easy Scan 2 Software“ anklicken und Installation komplett durchführen.

Steuergerät einschalten und mittels USB-Kabel an Computer anschließen.

Treiberinstallation abwarten.